

## הוראות שימוש ותחזוקה

### מיקרוסקופ נייד ונשלף למדען הצעיר



מיקרוסקופ נשלף מיוחד להגדלה פי 20 עם עינית גמישה לצפיה, כפתור נוח לפוקוס וידית לאחיזה בידיים קטנות.

המיקרוסקופ ניתן לשליפה מהבסיס כך שאפשר לקחת אותו לכל מקום ולחקור כל דבר. על מנת לשלוף אותו, יש ללחוץ בעדינות על 2 הכפתורים ולמשוך את גוף המיקרוסקופ החוצה.

**הופ! כך הוא הופך לזנכית מגדלת משוכללת עם כפתור לחידוד הפוקוס.**

כדי להחזיר את הגוף לבסיס, יש לקבע את 2 החריצים מול שני הפזיזים הבולטים בתוך הגוף ובעדינות לקבע חזרה.

**כאשר המכשיר ניח -** כדי לבדוק דגימה, יש להניחה בתוך המגש ולהתחיל לחקור דרך העינית. אין צורך ללחוץ את העין לעינית ויש לשמור על מרחק קטן ביניהן. את הדגימה יש להניח במרכז המגש ורצוי שגודלה לא יעלה על 2.5 ס"מ. דגימות גדולות יותר (עלה למשל) ניתן להניח ישירות על הבסיס. יש לעצום עין אחת ואת השניה מעל לעינית, בסיבוב עדין של כפתור הפוקוס רואים את הדגימה גדולה יותר וברורה יותר.

יש לנקות את המיקרוסקופ עם מטלית לחה בלבד. אין לשטוף את המכשיר במים. אסור לעולם להסתכל עם המיקרוסקופ ישירות לשמש מחשש סינוור.

מתאים לילדים סקרנים וחקרנים בני 3 - 7.

